

## Centro de inclusión Histostar



El Centro de inclusión Histostar™ está diseñado para mejorar la comodidad del usuario y aumentar la productividad del trabajo, y ofrece una transición fluida del procesamiento de tejidos a la microtomía.

### Fresco y contorneado

- Todos los puntos de contacto del usuario son suaves y están aislados, lo que proporciona un espacio de trabajo fresco y cómodo. El módulo de trabajo se ha esculpido con precisión para evitar puntos de presión y áreas calientes incómodas.
- La iluminación LED fría proporciona iluminación de muestra con cinco intensidades que el usuario puede seleccionar, sin el desorden de la incómoda iluminación remota. Un cabezal dispensador de perfil bajo mejora aún más la visibilidad de la muestra.

### Rendimiento de alta capacidad

- Con su tanque de almacenamiento de tejidos de gran capacidad, el HistoStar es compatible con cestas de cualquier procesador de tejidos. El depósito de parafina de cinco litros es uno de los compartimentos de almacenamiento de cestas más grandes y, junto con la placa fría de área grande, se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad en los laboratorios más activos.
- Cualquier tamaño de muestra se puede manejar con facilidad. Un ajuste simple mueve la paleta dispensadora para adaptarse a las muestras con las que trabaja. Incluso los casetes Super Mega™ de EpreDia pueden incluirse. Dos longitudes de boquilla diferentes permiten adaptarlo a conveniencia personal.
- La pantalla táctil grande y fácil de leer permite un acceso rápido a los controles precisos de temperatura y otros parámetros. El modo de «suspensión» programable ahorra energía y se adapta al flujo de trabajo del usuario.
- ParaTrimmer™ integrado: el exceso de parafina se puede eliminar durante el proceso de inclusión sin raspar.
- Placa fría ajustable con temperatura variable +/- 5 °C. Admite hasta 72 bloques por vez.

### Especificaciones físicas

#### Dimensiones:

Módulo de inclusión (prof. x an. x al.):

23 x 25,5 x 17 in  
(58,7 x 65 x 43 cm)

Módulo frío (prof. x an. x al.):

23 x 17 x 14,5 in  
(58,5 x 43 x 36,5 cm)

#### Peso:

Módulo de inclusión:  
55,12 libras/25 kg

Módulo frío: 44,10 libras/20 kg

Capacidad del depósito de cera: 5 l

### Temperaturas

Depósito de cera: 50-70 °C

Punto frío: 5 °C

Punto caliente: 50-70 °C

Almacenamiento de tejidos: 50-70 °C

Almacenamiento de molde: 50-70 °C

Placa fría: ajustable, -12 a -5 °C